

エビ検出法、カニ検出法、シャコ検出法、アキアミ検出法において陽性・陰性(偽陽性・偽陰性を含む)を示す食品

分類	食品名	エビ検出法		カニ検出法	シャコ検出法	アキアミ検出法
		えび検出用プライマー	HaeIII制限酵素処理			
えび・いせえび・うちわえび・ざりがに類	アカエビ	+	+	-	-	-
	ボタンエビ	+	+	-	-	-
	クルマエビ	+	+	-	-	-
	ブラックタイガー	+	+	-	-	-
	シバエビ	+	+	-	-	-
	サクラエビ	+	+	-	-	-
	アマエビ	+	+	-	-	-
	ホクカイエビ	+	+	-	-	-
	オマールエビ	+	+	± (DNA 50ng)	-	-
	スキャンピー	+	+	± (DNA 50ng)	-	-
	アメリカザリガニ	+	+	-	-	-
	いせエビ	+	+	-	-	-
	ウチワエビ	+	+	-	-	-
	キューバロブスター	+	+	-	-	-
アキアミ	-	-	-	-	+	
かに類	ズワイガニ	-	-	+	-	-
	ベニズワイガニ	+	-	+	-	-
	タカアシガニ	+	-	+	-	-
	ケガニ	-	-	+	-	-
	ダンジネスクラブ	+	-	+	-	-
	オオエンコウガニ	+	-	+	-	-
	ワタリガニ	+	-	+	-	-
	シャンハイガニ	+	+	+	-	-
	アサヒガニ	-	-	+	-	-
	タラバガニ	-	-	+	-	-
	アブラガニ	-	-	+	-	-
	ハナサキガニ	-	-	+	-	-
	イバラガニ	-	-	+	-	-
その他の甲殻類	ツノナシオキアミ	-	-	-	-	-
	イサザアミ	-	-	-	-	-
	シャコ	-	-	+	+	-
たこ・いか・貝・魚類	タコ	-	-	-	-	-
	イカ	-	-	-	-	-
	アサリ	-	-	-	-	-
	ハマグリ	-	-	-	-	-
	ホタテ	-	-	-	-	-
	サザエ	-	-	-	-	-
	アワビ	-	-	-	-	-
	ブリ	-	-	-	-	-
	サケ	-	-	-	-	-
	タラ	-	-	-	-	-
	サバ	-	-	-	-	-
	カツオ	-	-	-	-	-
	マグロ	-	-	-	-	-
	アジ	-	-	-	-	-
まめ類	大豆	-	-	± (DNA 50ng)	-	-

- : 偽陰性を示した食品
- アキアミ : 市販のアキアミで検出されない場合がある。
- : 偽陽性を示した食品
- ± (50ng DNA) : 鋳型DNA 50ngで検出されることがある(5ngでは検出されず)
- 大豆由来のカニPCR産物は、より分離能の高いポリアクリルアミドゲルによる電気泳動などで、カニ由来のPCR産物と識別可能である。

- ・ 本試薬をご使用いただく際は、食品により偽陽性・偽陰性を示す可能性がございますので、十分にご注意ください。
- ・ 検査結果を判定する場合には、他の検査法を併用され、製造記録などとあわせ総合的にご検討いただきますようお願い申し上げます。
- ・ 産地、品種、操作時の種々の条件の違いなどにより結果が変動する可能性がございます。
- ・ 測定条件は、取扱説明書に従い操作を実施しました。